


КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Прибор для разложения энзимами GDE

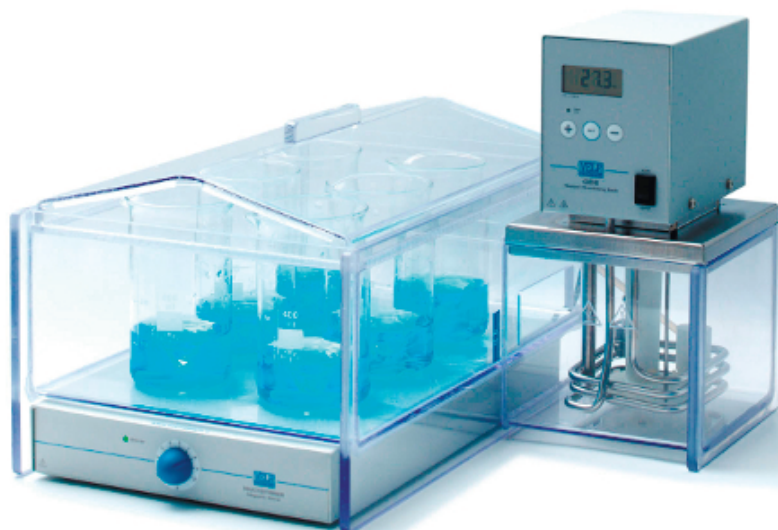

Готовое решение:

- Погружная водяная баня
- Магнитная мешалка на 6 мест

Надежная система для воспроизводимых результатов:

- Поддержание постоянной температуры без перегрева
- Точность поддержания температуры $+0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Таймер

Удобно работать:

- Прозрачные стенки
- Автономная работа без присмотра
- Цифровая индикация

Аналитическая процедура определения пищевых волокон требует проведения разложения образца термостабильными энзимами, которые лучше, чем химические агенты, имитируют реальные условия пищеварения в желудочно-кишечном тракте человека и животных.

Для этих целей VELP Scientifica разработала аппарат GDE, который работает в соответствии с официальной методикой AOAC № 985.29 по определению общего содержания пищевых волокон.

GDE оптимизирует тонкий процесс ферментативного разложения образца, работая в стандартизованных и воспроизводимых условиях с целью получения надежного результата анализа.

Высокое качество анализов возможно благодаря наличию нескольких магнитных мешалок, обеспечивающих постоянное равномерное перемешивание образцов и предохраняющих их от локального перегрева.

Аксессуары:



Стаканы



Магниты для перемешивания



Полые шарики

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Прибор для фильтрования пищевых волокон CSF6



Готовое решение:

- Тигли с пористым дном в комплекте
- Насос встроен в прибор

Удобно и быстро:

- Промывка и фильтрование быстрее 20 минут, независимо от количества образцов
- Подача сжатого воздуха для улучшения промывки

Аппарат CSF6 используется для окончательной фильтрации и промывки, предусмотренных методом энзимного разложения для определения пищевых волокон.

CSF6 эксплуатируется совместно с прибором для разложения энзимами GDE и работает в соответствии с официальной методикой определения общего содержания пищевых волокон AOAC № 985.29, требуя для анализа значительно меньшее время в сравнении с ручной процедурой определения.

Стеклянные воронки облегчают введение разложенного образца и растворителей в аппарат. Кроме того, возможность работы с вакуумным насосом позволяет ускорить процесс фильтрации и окончательной

Аксессуары:



Стеклянные тигли
P2